


Wichtiger Hinweis!

Bitte drehen Sie den Glasstempel nicht zu fest in den Ventilsitz, sobald sich der weiße PTFE-Dichtring auf dem Glas abzeichnet (s. Foto rechts) ist das Ventil abgedichtet.

Rausdrehen des Glasstempels nur gerade, auf keinen Fall verkanten. Bei übermäßigem Druck kann der Glasstempel, wie auch der Ventilsitz brechen. Sie sollten grundsätzlich sehr vorsichtig mit dem Ventil arbeiten.

Reparatur Service - Laborglasgeräte:

T: +49 (0)551 50503-0

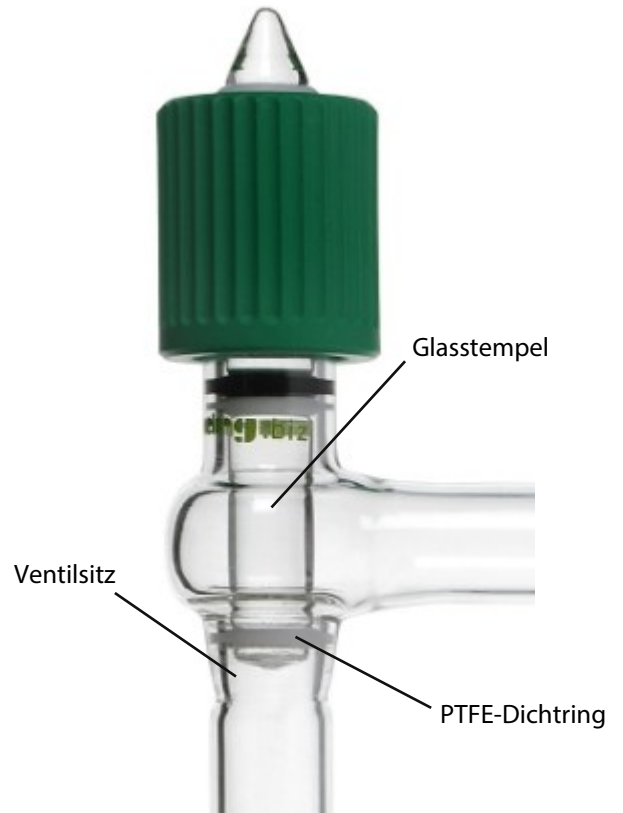

Unsere Glasventile im Überblick

Artikelnummer	Beschreibung
107000205	Eck-Ventil 0 - 6 mm, mit Glas-Spindel
107000207	Eck-Ventil 0 - 8 mm, mit Glas-Spindel
107000209	Eck-Ventil 0 - 10 mm, mit Glas-Spindel

107000243	Durchgangs-Ventil 0 - 6 mm, mit Glas-Spindel
107000244	Durchgangs-Ventil 0 - 8 mm, mit Glas-Spindel
107000245	Durchgangs-Ventil 0 - 10 mm, mit Glas-Spindel

