

Hochvakuum-Ventil mit PTFE-Spindel

Nachstellen des PTFE-Stempel:

Die Nachstellschraube befindet sich innerhalb des Griffs. Verwenden Sie zum Nachstellen einen langen Inbusschlüssel Größe 4 mm.

1. Die Dichtfläche des PTFE-Ring zeichnet sich am Glas ab und wird größer sobald Sie die Schraube im Uhrzeigersinn drehen.

Durch das Nachstellen erreichen Sie eine höhere Dichtigkeit.

Reparatur Service - Laborglasgeräte:

T:+49 (0)551 50503-0

Unsere PTFE-Ventile im Überblick

Artikelnummer	Beschreibung
107000171	Eck-Ventil 0 - 10 mm, mit PTFE-Ventil
134516115	Eck-Ventil 0 - 15 mm, mit PTFE-Ventil
107000167	Eck-Ventil 0 - 20 mm, mit PTFE-Ventil

107000172	Durchgangs-Ventil 0 - 10 mm, mit PTFE-Ventil
134516015	Durchgangs-Ventil 0 - 15 mm, mit PTFE-Ventil
107000173	Durchgangs-Ventil 0 - 20 mm, mit PTFE-Ventil

Inbusschlüssel 4 mm



Nachstellschraube





Ohne Nachstellen: Dichtring zeichnet sich kleiner auf dem Glas ab!



Nachstellen: Dichtring wird größer!